



Handleiding voor montage en onderhoud

PP Kappa Plus spoelbakken 42-3232P(), 42-4040P(), 42-5040P(), 42-6045P()

Materiaal

Zuurbestendig Polypropyleen

Afvoer: 1½" BSP

Inclusief verwijderbare zeef

Hoge chemische resistentie

Geschikt voor opbouw en onderbouw montage. Ook geschikt voor plaatsing in PP werkbladen.

Optioneel:

- Standpijp 51-136P voor spoelbak 42-3232P()
- Standpijp 51-135P voor spoelbak 42-4040P(), 42-5040P() en 42-6045P()
- Overloopsetje 51-130P (bij bestelling wordt het overloopgat voorgeboord in de wand van de spoelbak)
- Montageset voor opbouwmontage 51-0010P

Montage

Opbouwmontage:

- Aanbevolen uitsparing; interne spoelbak afmeting +10mm, r10
- Monteer de speciale stokschroeven in de 4 nokken van de spoelbak
- Maak het oppervlak schoon en breng siliconenkit aan in de groef aan de onderkant van de flens. Voor betere hechting, gebruik een geschikte primer vóór het aanbrengen van de siliconenkit.
- Plaats de spoelbak in positie. Plaats de bevestigingsplaten, ringen en moeren op de stokschroeven en draai ze vast om de spoelbak aan het werkblad te bevestigen (gebruik geen bovenmatige kracht, stop wanneer de flens perfect op het werkblad aansluit)
- Verwijder overtollige siliconenkit met een siliconenwisser
- Verbind de afvoer aan de waterafvoer

Onderbouw montage:

- Aanbevolen uitsparing; interne spoelbak afmeting -10mm, r45
- Maak het oppervlak schoon en breng siliconenkit aan bovenop de flens van de spoelbak. Voor betere binding, gebruik een geschikte primer vóór het aanbrengen van de siliconenkit.
- Maak de spoelbak vast aan de onderkant van het werkblad met kleine schroeven, dóór de flens van de spoelbak
- Verwijder overtollige siliconenkit met een siliconenwisser
- Verbind de afvoer aan de waterafvoer

Schoonmaken en onderhoud

Polypropyleen is resistent tegen de meeste chemicaliën die gebruikt worden in laboratoria. Door de karakteristieke eigenschappen van het materiaal, blijven bestandsdelen niet makkelijk hechten aan PP. Het oppervlak kan eenvoudig schoongemaakt worden met water of met een eenvoudig schoonmaakmiddel. Ernstige vervuiling kan verwijderd worden met ethanol of aceton. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen.

Voor vragen kunt u ons bellen: 038-4215522

Februari 2026

Wijzigingen voorbehouden