

Montageanleitung: Polypropylen-Abtropfgestell

Benötigte Materialien

- Polypropylen-Abtropfgestell
- Bleistift oder Markierstift
- Wasserwaage
- Maßband
- Bohrmaschine
- Metallbohrer (Ø3-5 mm, abhängig von der Schraubengröße)
- Stein- oder Holzbohrer (abhängig von der Wandart)
- Dübel (passend zur Bohrgröße und Wandart)
- Schrauben
- Schraubendreher oder Akkuschrauber

Schritt 1: Markierung der Bohrlöcher

- Halten Sie das Abtropfgestell in der gewünschten Höhe an die Wand und richten Sie es mit der Wasserwaage aus.
- Markieren Sie die Schraublöcher mit einem Bleistift auf dem Abtropfgestell.
- Nehmen Sie das Abtropfgestell ab und markieren Sie die Punkte deutlich.

Schritt 2: Vorbohren des Abtropfgestells

- Verwenden Sie einen Metallbohrer (Ø3-5 mm), um die markierten Löcher im Abtropfgestell vorzubohren.
- Dadurch wird ein Splittern oder Beschädigungen während der Montage vermieden.

Schritt 3: Markierung der Wand

- Halten Sie das Abtropfgestell erneut an die Wand in die gewünschte Position.
- Markieren Sie durch die vorgebohrten Löcher die Befestigungspunkte auf der Wand mit einem Bleistift.

Schritt 4: Vorbohren der Wand und Einsetzen der Dübel

- Wählen Sie den passenden Bohrer für die Wand.
- Bohren Sie an den markierten Punkten Löcher in die Wand.
- Setzen Sie die Dübel in die gebohrten Löcher ein und klopfen Sie sie bei Bedarf vorsichtig fest.

Schritt 5: Montage des Abtropfgestells

- Halten Sie das Abtropfgestell an die Wand und richten Sie die Löcher an den eingesetzten Dübeln aus.
- Befestigen Sie das Abtropfgestell mit geeigneten Schrauben fest an der Wand.
- Überprüfen Sie, ob das Gestell sicher befestigt und gerade ausgerichtet ist.

Reinigung und Pflege

Polypropylen ist gegen fast alle Chemikalien beständig, die in Labors verwendet werden. Durch die charakteristischen Eigenschaften des Materials bleiben schmutzige Bestandteile nicht leicht am PP haften. Die Oberfläche kann leicht mit Wasser oder einem einfachen Reinigungsmittel gereinigt werden. Schwere Verschmutzungen können mit Ethanol oder Aceton entfernt werden. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.

Rufen Sie uns an, wenn Sie Fragen haben: +31 (0)38 4215522

August 2025

Änderungen vorbehalten