

Montagehandleiding: Polypropyleen Afdruiprek

Benodigdheden

- Polypropyleen afdruiprek
- Potlood of aftekenstift
- Waterpas
- Meetlint
- Boormachine
- Metaalboor (Ø3-5 mm, afhankelijk van de schroefmaat)
- Steen- of houtboor (afhankelijk van de muur)
- Pluggen (passend bij de boorgrootte en muurtype)
- Schroeven
- Schroevendraaier of schroefboormachine

Stap 1: Positie van de gaten markeren

- Houd het afdruiprek tegen de muur op de gewenste hoogte en controleer of het waterpas staat.
- Markeer met een potlood de schroefgaten op het afdruiprek.
- Haal het afdruiprek weg en teken de gemarkeerde punten duidelijk af.

Stap 2: Voorboren van het afdruiprek

- Gebruik een metaalboor (Ø3-5 mm) om de gemarkeerde gaten in het afdruiprek voor te boren.
- Dit voorkomt scheuren of beschadiging bij de montage.

Stap 3: Aftekenen op de wand

- Houd het afdruiprek opnieuw op de gewenste positie tegen de muur.
- Gebruik een potlood om door de geboorde gaten de montagepunten op de muur af te tekenen.

Stap 4: Voorboren van de wand en pluggen plaatsen

- Kies de juiste boor voor de wand (steenboor bij bakstenen of beton, houtboor bij een houten wand).
- Boor de gemarkeerde punten in de muur.
- Plaats de pluggen in de geboorde gaten en tik ze indien nodig voorzichtig aan met een hamer.

Stap 5: Montage van het afdruiprek

- Houd het afdruiprek tegen de muur en lijn de gaten uit met de geplaatste pluggen.
- Schroef het afdruiprek stevig vast met geschikte schroeven.
- Controleer of het rek stevig vastzit en waterpas is.

Schoonmaken en onderhoud

Polypropyleen is resistent tegen de meeste alle chemicaliën die gebruikt worden in laboratoria. Door de karakteristieke eigenschappen van het materiaal, blijven bestandsdelen niet makkelijk hechten aan PP. De oppervlakte kan eenvoudig schoongemaakt worden met water of met een eenvoudig schoonmaakmiddel. Ernstige vervuiling kan verwijderd worden met ethanol of met aceton. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen.

Voor vragen kunt u ons bellen: 038-4215522

Augustus 2025

Wijzigingen voorbehouden